


# 작동법 OPERATION

## SAFETY SHOWER & EYE WASHER

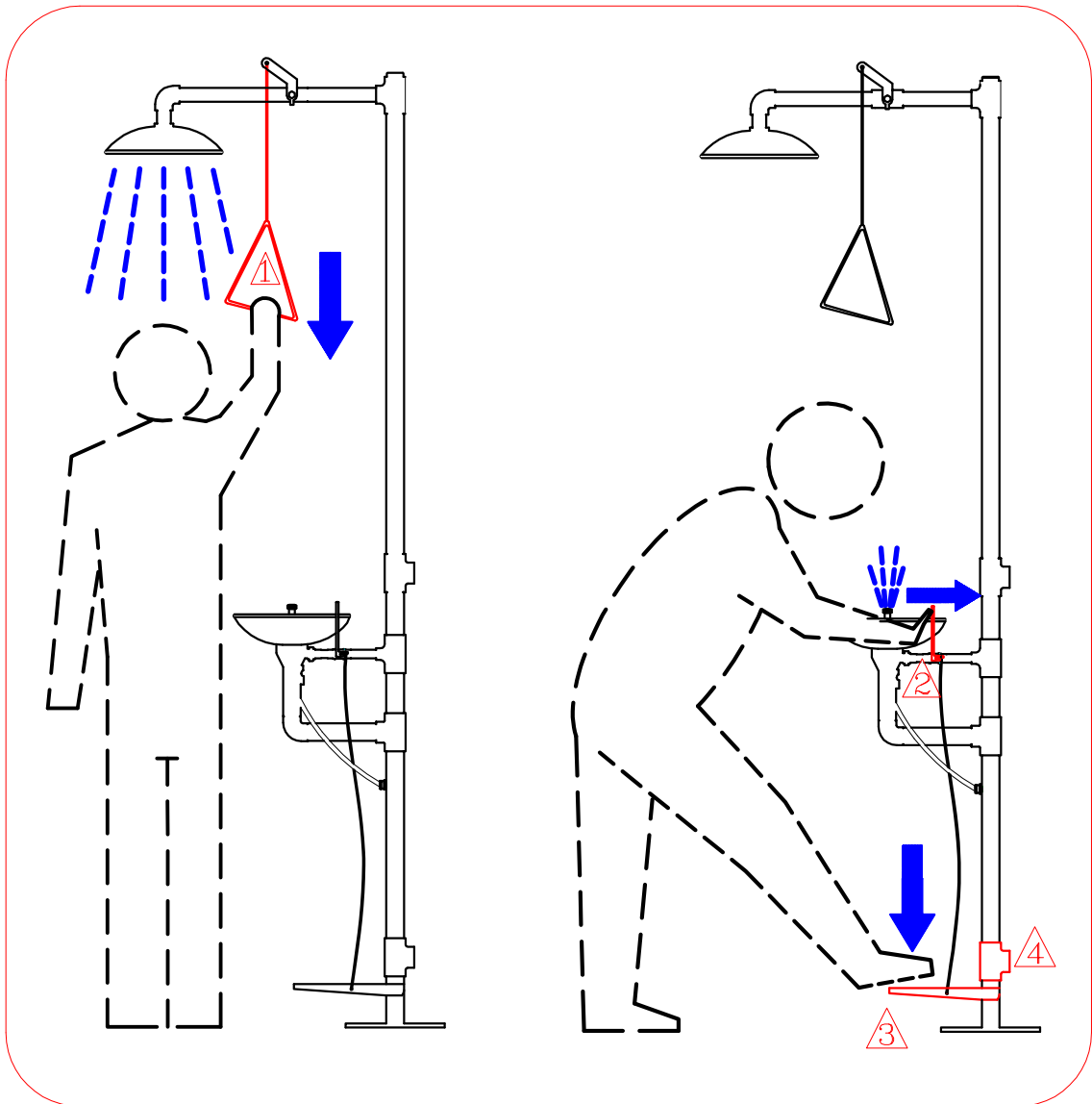

1. 위험물질에 의한 신체 상해 및 오염시 즉시 비상샤워기로 이동해 작동 시킵니다.
2. ▲ 샤워핸들(PULL ROD HANDLE)을 당기면 머리위에서 물이 분사됩니다.
3. 안면 및 눈의 상해시 ▲ Push Handle ▲ Pedal을 작동하면 세안장치의 노즐에서 물이 분사됩니다.
4. 상해부위를 물로 충분히 세척 후 즉시 병원으로 이송조치 하여 의학적 처치를 받을수 있도록 합니다.
5. 사용한 후에는 수동으로 잠가야 합니다.  
샤워장치: ▲ 샤워핸들을 밀어 올립니다  
세안장치: ▲ 푸쉬핸들을 당겨 세웁니다.
6. 경광등: 세척장치 동작시 자동으로 울리게 됩니다.(경광등 설치 제품에 한 함)
7. 반드시 38℃ 이하의 냉수를 사용하십시오.(산업안전보건법)
8. 주 1회 이상 세척수의 공급 및 분사를 시험 작동 하고 장치의 설치 장소와 사용법을 숙지하도록 합니다.
9. ▲ 해당 부분은 배수를 위한 배관이므로 사용/작동시 막아두면 역류가 발생하므로 사용시 꼭 개방하도록 합니다.