


# 작동법 OPERATION

## SAFETY SHOWER & EYE WASHER

### ◁ 작동법 ▷

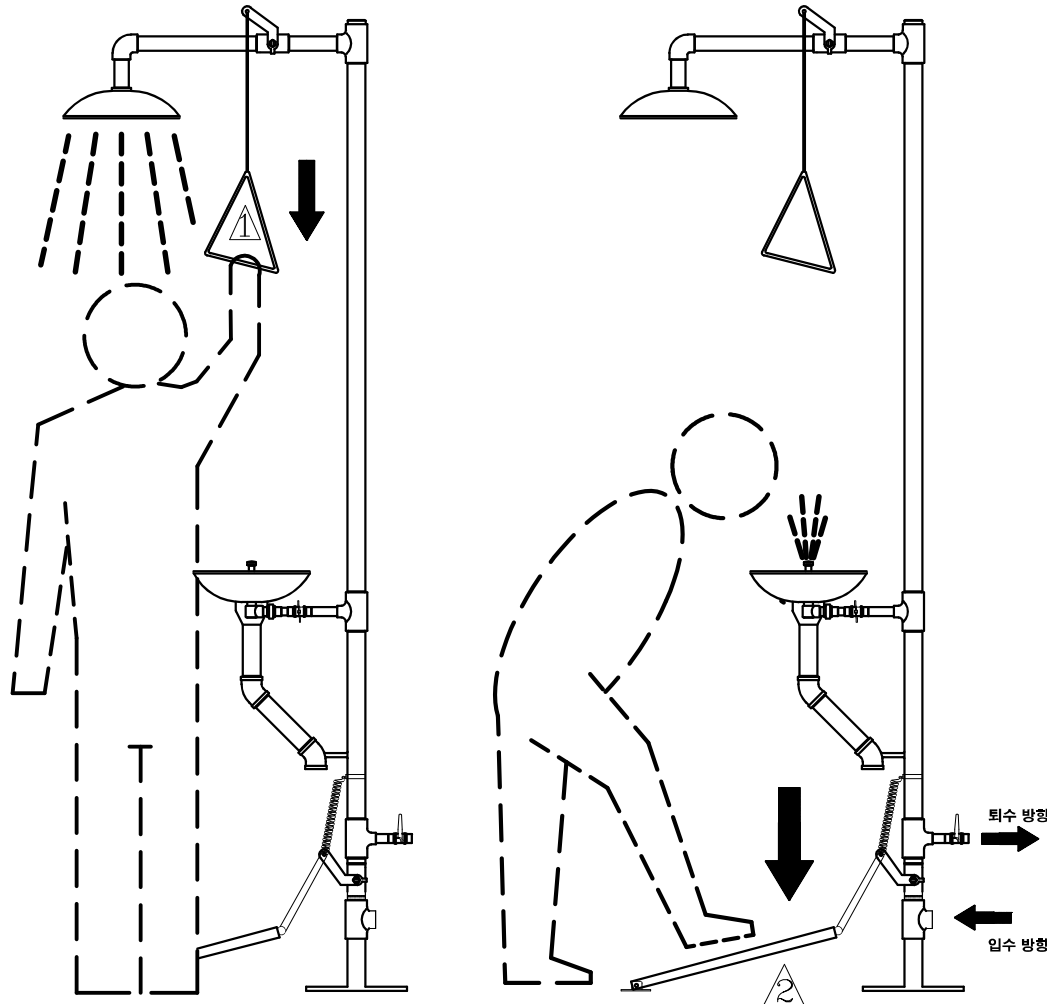

1. 위험물질에 의한 신체 상해 및 오염시 즉시 비상샤워기로 이동하여 작동 시킵니다.
2. ▲ 샤워핸들(PULL ROD HANDLE)을 당기면 머리 위에서 물이 분사됩니다. (△ Pedal을 밟거나 올라선 상태에서)
3. 안면 및 눈의 상해시 △ Pedal위에 올라서거나 밟으면 세안장치 노즐에서 물이 분사됩니다.
4. 상해부위를 물로 충분히 중화시킨 후 즉시 이송하여 의학적 조치를 받을 수 있도록 합니다.
5. 사용한 후에는 수동으로 잠가야 합니다.  
샤워장치: ▲ 샤워핸들을 밀어 올립니다.  
세안장치: △ Pedal에서 내려서면 잠깁니다.  
(두 장치 모두 Pedal을 통해 물이 공급되므로 공급이 끊기면 작동은 중단됩니다.)
6. 경광등: 세척장치 동작시 자동으로 울리게 됩니다.  
(경광등 설치 제품에 한 함)
7. 반드시 38℃ 이하의 냉수를 사용하십시오.  
(산업안전보건법)
8. 주 1회 이상 세척수의 공급 및 분사를 시험 작동 하고 장치의 설치 장소와 사용법을 숙지하도록 합니다.